



EMPRESA CON CERTIFICACIÓN ISO
9001:2000

*Elaboración , Comercialización , y Distribución de Re-
activos y Productos Biológicos de Diagnóstico

Microbiología enológica

Método de filtración por membrana removible en placas



Método de filtración por membrana removible en placas de WL Nutriente, y WL Diferencial.

Técnica:

1.- Filtrar 100 ml de muestra a través del embudo Linsan.

2.- Remover en forma aséptica la membrana desde el embudo (sin el pad) y colocarla suavemente sobre la superficie de la placa conteniendo el agar WL Nutriente ó WL Diferencial; teniendo cuidado de no dejar burbujas entre la membrana y el agar.

3.- Incubar a 28°C por 48 horas con la placa invertida (tapa hacia abajo, agar hacia arriba).5.- Para la determinación cuantitativa, contar las colonias que se desarrollen y expresar en UFC/100 ml.

USOS: WL Diferencial: Bacterias Acéticas
WL Nutriente : Hongos ,Levaduras y Bacterias Acéticas

PRECAUCIONES

1.- La filtración debe realizarse cuidadosamente, especialmente al término de esta, para evitar que la almohadilla pierda humedad.

2.- Si la muestra no nos permite filtrar 100 ml. Se puede realizar diluciones o filtrar directamente menos volumen (Ejemplo: 50 ml; el conteo final deberá multiplicarse por 2).



La calidad es el primer paso

Todos estamos de acuerdo en que la calidad es un aspecto vital de cualquier producto. Para nosotros, la calidad es y debe ser una parte integrante del proceso productivo y no solamente algo que se controla al final del mismo.

En Lablinsan tomamos en consideración todos los parámetros relativos a la calidad.

Trabajamos en estrecho contacto con usuarios potenciales, para definir con ellos las especificaciones y características técnicas de nuestros productos.

Preparado según especificaciones del fabricante y según norma ISO/TS11133-1:2000

CONTROL DE CALIDAD según especificaciones del standar ISO/TS 11133-2:2003

Incubación : 24 hrs. a 35°C en aerobiosis.

Conservación: De 8 a 12 °C hasta la fecha de vencimiento, No congelar.



LEVADURAS	BACTERIA	HONGOS
-----------	----------	--------

PRODUCTOS:

WL Diferencial Placas 5cm. 10 unidades

WL Nutriente Placas 5 cm. 10 unidades.

Embudo LINSAN 50 unidades.